

产品名称：校准级彩色预染蛋白 Marker (10-250kDa)

产品货号：RA10038

产品概述

校准级彩色预染蛋白 Marker (10-250kDa) 包含 11 种高纯度重组预染蛋白，分子量覆盖 10-250kDa (10、15、20、25、30、40、50、72、100、130、250kDa)，其中 72kDa 条带为橙红色、25kDa 为绿色，其余为蓝色，无需染色即可快速定位。

产品表观分子量经非预染 Marker 权威标准标定，精准稳定，适用于 SDS-PAGE 电泳与 Western Blot 实验。已预配 1×SDS-PAGE 上样缓冲液，可直接使用，严禁煮沸、稀释或加还原剂；按胶孔大小上样 3-5μL，电泳中、电泳后及转膜后均能观察到清晰条带。

产品规格

产品名称	保存条件	规格 1	规格 2	规格 3
校准级彩色预染蛋白 Marker (10-250kDa)	-20℃	100μL	250μL*2	250μL*10

本品保存于-20℃，有效期 2 年；在 4℃可放置 2 个月。

产品优势


稳定迁移：在不同缓冲体系和实验条件下，均能保持稳定的迁移行为；

精准标定：采用非预染蛋白质分子量标准严格标定，准确性超国际品牌；

高稳定性：经 50 次冻融及室温储存 30 天实验，条带无明显变化。

使用说明

- 1、从-20℃取出本品，置于 4℃或室温解冻后轻柔混匀，不可煮沸；
- 2、吸取 3-5μL 至凝胶加样孔，可根据凝胶性质和实验习惯适当调整上样量；
- 3、未使用的 Marker 保存于-20℃，在 4℃可放置 2 个月。

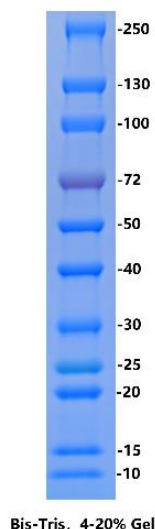

Bis-Tris, 4-20% Gel

产品名称: 校准级彩色预染蛋白 Marker (10-250kDa)

产品货号: RA10038

注意事项

- 1、本品含上样缓冲液，不可加热煮沸；
- 2、为降低 Marker 降解及污染风险，建议分装后保存于-20℃；
- 3、本品仅限科研使用。