

产品名称: 5min 无蛋白快速封闭液

产品货号: RA10058

产品概述

本品是一款即用型无蛋白快速封闭液，不含任何蛋白成分，可用于封闭转印后的 NC 膜 或 PVDF 膜。整个封闭过程仅需 5 min，封闭效果优于脱脂奶粉、BSA 等传统封闭液，具有更好的目的条带信号与更低的背景结果。适用性广泛，兼容常规抗体与修饰性抗体的 WB 检测。

产品信息

产品名称	保存条件	规格 1	规格 2
5min 无蛋白快速封闭液	2-8℃	100mL	500mL
说明书	-	1pcs	1pcs

2-8℃保存，有效期 18 个月。

产品优势

- **低背景:** 信噪比更高，背景干净。
- **高效率:** 5min 快速封闭。
- **兼容性:** 兼容常规一抗、磷酸化抗体、乙酰化等修饰性抗体。
- **无蛋白:** 无蛋白设计，避免信号干扰。
- **免洗涤:** 封闭完成后直接孵育一抗。

操作流程

1. 将转印好的膜放入适量体积的 5min 无蛋白快速封闭液中，使膜被完全浸没，室温摇床孵育 5min；
2. 从封闭液中取出膜后，直接放入一抗工作液中，进行后续抗体孵育流程即可。（洗涤可能影响封闭效果）

注意事项

1. 封闭好的膜无需洗涤，洗涤可能影响封闭效果；
2. 封闭液适用性因实验和抗体而异，特殊实验需根据具体情况尝试实验条件；
3. 本品仅限科研使用。