

产品名称：抗体剥离液

产品货号：RA10041

产品概述

本产品采用温和型酸性洗涤配方，不含 β -巯基乙醇等刺激性有机试剂。10min 高效去除 PVDF 膜或 NC 膜上的抗体，膜上蛋白几乎不剥离。同一张膜可进行 3-5 次抗体检测，无需反复电泳和转膜，节省样品和时间。

产品规格

产品名称	保存条件	规格 1	规格 2
抗体剥离液	2-8℃	100mL	500mL

保存于 2-8℃，有效期 1 年。

产品特点

高效剥离：10min 获得新膜；

低损耗：膜上蛋白几乎无损失；

无异味：无刺激性气味；

反复剥离：一张膜可剥离 3 次以上。

使用说明

- 剥离：**将曝光完成的印迹膜浸泡到适量的抗体剥离液中（以完全浸没印迹膜为准），置于摇床室温孵育 10min；
- 清洗 1：**取出剥离好的印迹膜，用洗涤液（TBST 或 PBST）清洗 3 次，每次 5-10min；
- 检测剥离效果（可选）：**将步骤 2 中的膜直接曝光显色检测，若信号仍存在，则重复步骤 1 和 2，直至膜无信号；
- 清洗 2（可选）：**取出步骤 3 中的印迹膜，用洗涤液（TBST 或 PBST）清洗 3 次，每次 5-10min；
- 封闭：**将清洗后的膜重新封闭，进行新一轮的 Western Blot 免疫印迹实验。

注意事项

- 建议先检测低丰度蛋白，再检测高丰度蛋白；
- 本品仅限科研使用。