

## 低脂胎牛血清

### 基本信息

| 货号      | 规格            | 形态 | 储存条件                       | 运输条件     |
|---------|---------------|----|----------------------------|----------|
| CMS0006 | 100 mL/500 mL | 液体 | $\leq -15^{\circ}\text{C}$ | 低温、密封、避光 |

**储存条件：**贮藏温度 $\leq -15^{\circ}\text{C}$ ，可保存 5 年以上； $2-8^{\circ}\text{C}$ 存放时，请勿超过一个月。

### 产品说明

产品类别：特级胎牛血清

产品特性：

- 1、低内毒素，无细菌、支原体、噬菌体、病毒等污染；
- 2、未额外添加因子、激素及抗生素等；
- 3、已通过凝胶层析脱脂工艺处理，以去除其中的脂蛋白和脂类，从而减少对实验的干扰，可放心使用。

### 注意事项

- 1、产品验收：
  - ① 血清内外包装均应完好，无破损、裂缝、溢渗等现象；
  - ② 血清到货时应为冷冻或冰水混合状态，不应完全融化；
  - ③ 若出现上述现象，请拍照取证后及时与我们联系，以便及时进行更换。
- 2、血清的解冻：
  - ① 请在  $2-8^{\circ}\text{C}$  环境中解冻，不宜在较高温度下进行解冻；解冻温度较高会导致血清浑浊，沉淀增加，品质下降；
  - ② 血清解冻的过程中请不时摇匀（小心勿造成气泡），使血清成分和温度均匀，从而减少沉淀的产生；
  - ③ 血清解冻后应尽快用完，尽量避免反复冻；
  - ④ 血清不宜在室温中长时间放置，使用后尽快放回  $2-8^{\circ}\text{C}$  中；
  - ⑤ 高温解冻、剧烈摇晃、反复冻融、放置时间过长等，均会导致血清品质的降低。