

产品名称: 5×上样缓冲液

产品货号: RA10055

产品概述

本品适用于蛋白质 SDS-PAGE 电泳时的蛋白上样操作。其采用新型还原剂配方，不含β-巯基乙醇和 DTT，无异味，操作更安全。本品含变性剂和还原剂，不适用于蛋白的非变性电泳和变性非还原电泳。

产品规格

产品名称	保存条件	规格 1	规格 2	规格 3
5×上样缓冲液	-20℃	1mL*5	10mL*2	10mL*10

本产品冰袋运输；保存于-20℃，有效期 1 年。

产品特点

低粘稠: 粘稠度低，取样便利；

环保无毒: 无毒无刺激性气味。

使用说明

- 1、室温溶解本品后，按照样本体积的 1/4 添加相应体积的本品；
- 2、95℃水浴或金属浴加热 10min，使蛋白充分变性；
- 3、待样本冷却至室温，即可直接上样；

注意事项

- 1、本产品稀释至 1*后也可直接用于细胞或组织样本的裂解；
- 2、本品仅限科研使用。